

抽滤装置介绍

● Vac-08 Vacuum Manifold

Vac-08 Vacuum Manifold 是一种真空抽滤盒,是专门为使用 Omega 公司各种 V 型柱纯化方式而设计,使用该真空抽滤盒可以减少麻烦的离心过程,简化操作流程。


该抽滤盒适用于小/中/大量硅胶柱的真空抽滤操作。

● 使用方法 (抽滤适用于大量上清过柱结合核酸及洗涤操作) :


1. 按照下图连接,把 Omega 结合柱接在接头上,没有插柱子的孔用盖子堵紧;
2. 把需要通过结合柱的液体加至柱内,打开真空泵开关,废弃液将流至抽滤盒内;
3. 抽滤结束后,先把真空泵开关关闭,待压力下降后可把结合柱取下套于离心管,使用离心机完成洗脱操作。

注意:连接的真空抽滤泵至少能达到 0.06MPa。

● 外观示意图

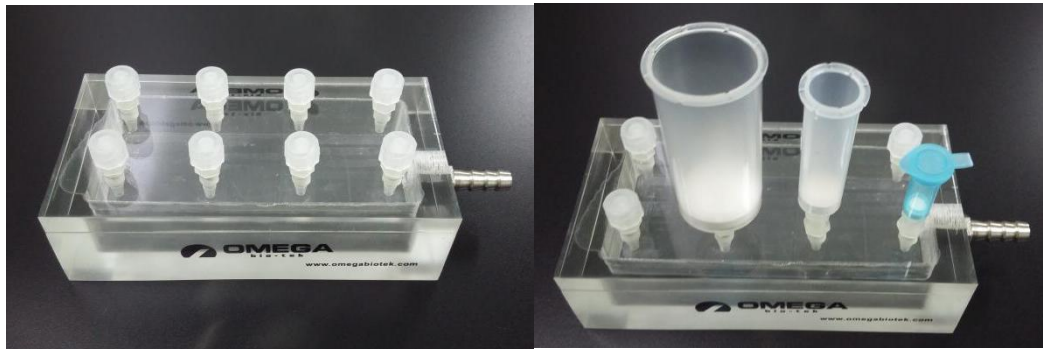

● 连接示意图

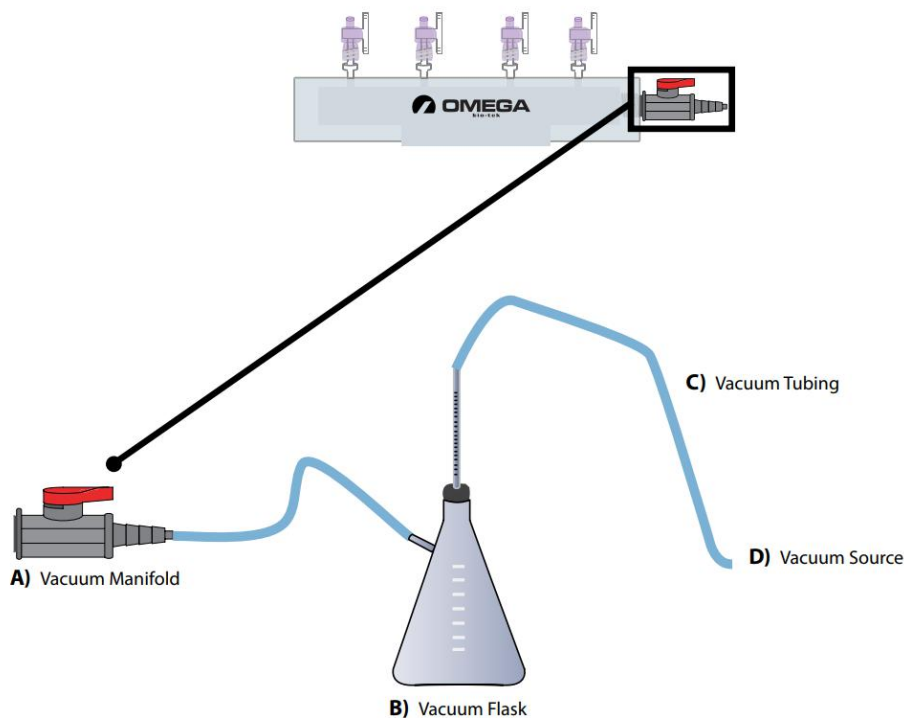

- 工作实物链接图



- 真空泵



真空泵购自:

<http://www.gyyuhua.com/>

<http://www.gyyuhua.com/7-8.html>